

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称:碱性蛋白胨水

英文名称: Alkaline Peptone Water

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
025010P1	颗粒	250g/瓶

【产品用途】

用于弧菌的增菌培养。

【检验原理】

蛋白胨提供碳氮源;氯化钠维持均衡的渗透压;较高的 pH 有利于抑制大肠菌群和其他杂菌的生长,有利于弧菌的生长。

【配方成分】

ZHO/U (-W/D Z				
配方 (每升)	含量			
蛋白胨	20.0g			
氯化钠	20.0g			
最终 pH8.6±0.2				

【使用方法】

称取本品 40g,加入蒸馏水或去离子水 1 L,搅拌加热煮沸至完全溶解,分装试管或三角瓶,121℃高压灭菌 15min。

【质量控制】

下列质控菌株接种后于 35~37℃培养 6-8h, 观察结果如下表:

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	霍乱弧菌 VBO	在 TCBS 上 > 20cfu	黄色菌落
	副溶血性弧菌 ATCC17802		蓝绿色菌落

网址: www.huankai.com

邮编: 510663 传真: 020-32078333-8619

技术热线: 020-32078333 转 8877、8876 (分机)

【储存条件与保质期】

贮存于避光、干燥处,未开封保质期三年。

【注意事项】

- 1、称量时注意粉尘,佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
- 2、干燥培养基使用后立即旋紧瓶盖,避免吸潮结块。开封后产品有效期根据存放条件的不同存在一定的差异。
- 3、质检报告可以登录环凯网站 http://www.huankai.com, 打开"质检报告"页面,输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2019年8月9日

【参考文献】

SN/T 1022-2010 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准 出口食品中霍乱弧菌检验方法